

初回購入ユーザー限定! 半額 キャンペーン



キャンペーンの詳細はWebページ番号

72024





蛍光検出のマルチプレックス *in situ* 近接ライゲーションアッセイ (isPLA) キットです。

✓ **PD1/PD-L1** の相互作用 (活性化された免疫チェックポイント経路を解明)

✓ **CD8/MHC-I** の相互作用 (重要なT細胞活性化プロセスの開始を解明)

✓ **CD3** の局在 (重要なT細胞マーカーを追跡)

の3項目を同時に検出するように設計されており、
腫瘍微小環境における複雑なタンパク質間相互作用を明らかにします。

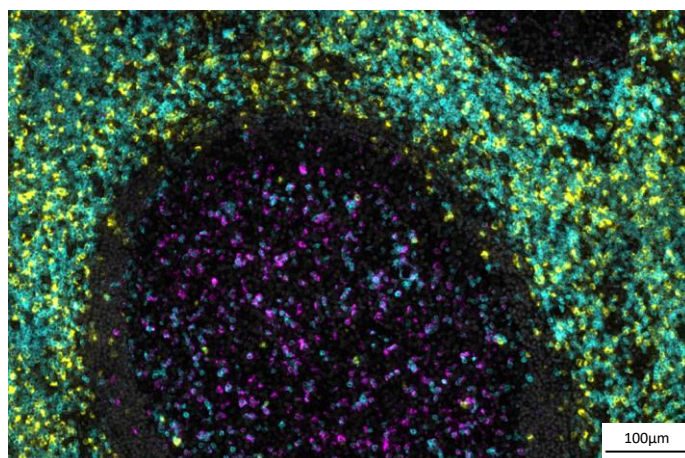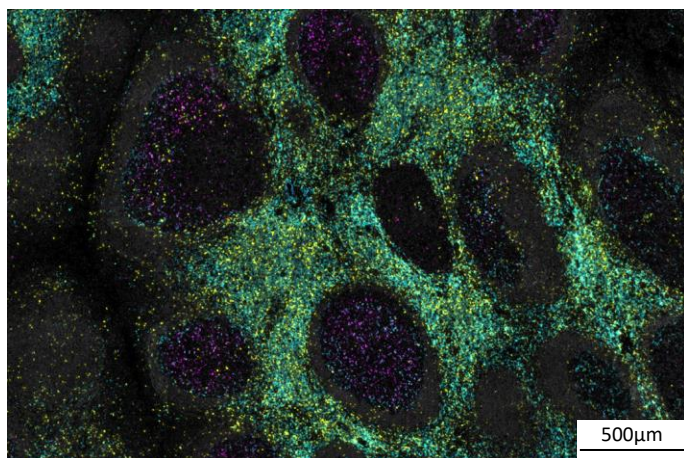

FFPEヒト扁桃腺組織の染色


マゼンタ色: PD1/PD-L1、黄色: CD8/MHC-I、シアン色: CD3、灰色: 核 (DAPI)

Navinci Diagnostics AB [メーカー略称: NVC]

品名	商品コード	包装	通常価格	キャンペーン価格
NaveniPlex	60000	1 kit	¥1,486,000	➔ ¥743,000

ご注文の際は、販売店担当者へ「初回購入半額キャンペーン」とお伝え下さい。
当社で注文履歴を確認後、キャンペーン価格でご提供いたします。

測定原理

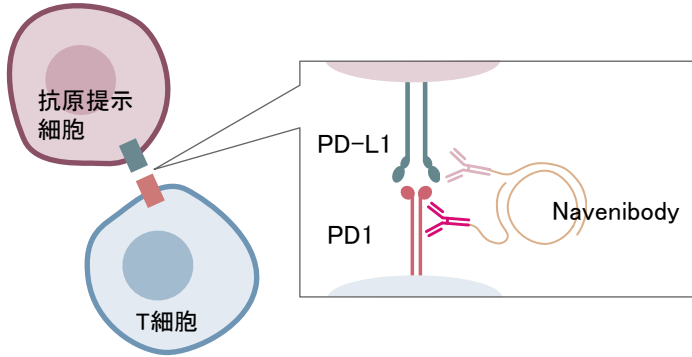


Navinci Diagnostics社独自のオリゴヌクレオチドアームを結合させた3組の一次抗体 (Navenibodies) をホルマリン固定パラフィン包埋 (FFPE) 組織試料とインキュベートし、PD1とPD-L1、CD8とMHC-I、およびCD3上の2つのエピトープ間の近接を検出します。

Navenibodiesが40 nm以内に近接している場合のみ、ローリングサークル増幅反応が起こり、それぞれのチャンネル (FITC、Cy3、Cy5) で強く明瞭なシグナルが得られます。

作用機序

- ✓ 増幅のためのオリゴDNA添加が不要です。
- ✓ 高効率に環状DNAを形成します。

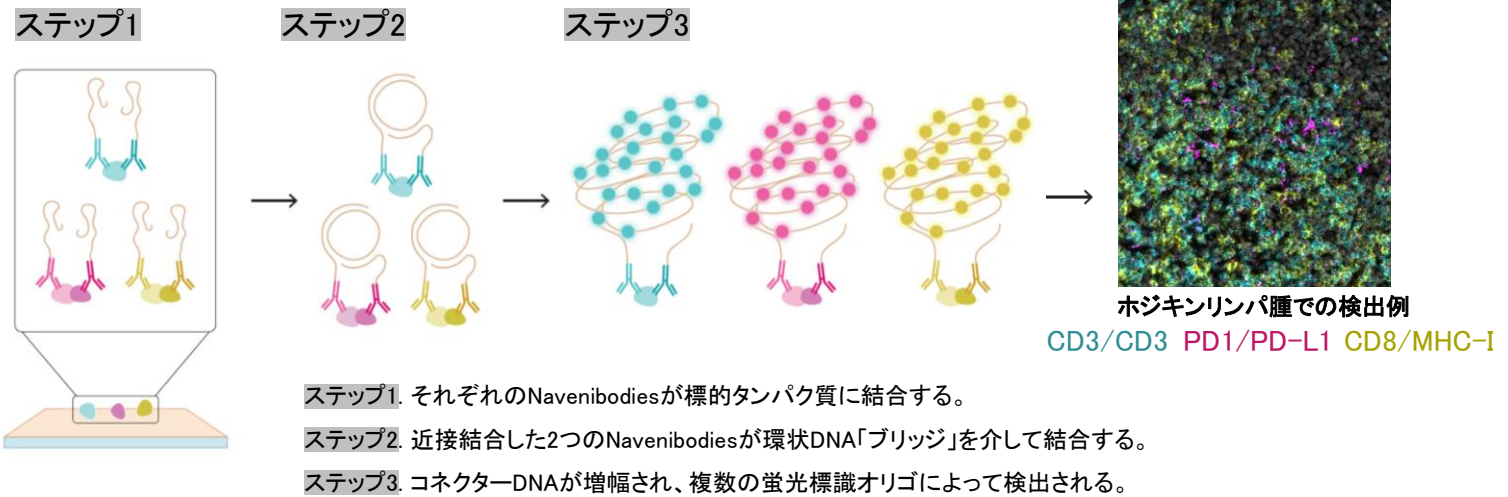

キット内容

- Naveni Plex Navenibodies A PD1/PD-L1
- Naveni Plex Navenibodies B CD3
- Naveni Plex Navenibodies C CD8/MHC-I
- Naveni block
- Naveni diluent
- Naveni enzyme 1, 2
- Naveni Plex buffer 1/ABC
- Naveni buffer 2
- Naveni post block
- Naveni Plex detection mix/ABC

※ その他、別途ご用意いただく試薬については製品データシートをご確認ください。

NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2025年6月1日現在です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
- ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。

- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
- ※ 記載されている会社及び商品名は、Navinci Diagnostics社の商標または登録商標です。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(NVC)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
www.funakoshi.co.jp info@funakoshi.co.jp

試薬に関して：reagent@funakoshi.co.jp

TEL 03-5684-1620



 @Funakoshi_CoLtd

 /フナコシ株式会社
NVC-7919 (2025.6)