




キャンペーン
2026年9月末
受注分まで

明視野&LED蛍光仕様のマルチプレックススライドスキャナーを 特別価格でご提供 **ZEISS Axioscan 7**



ZEISS Axioscan 7

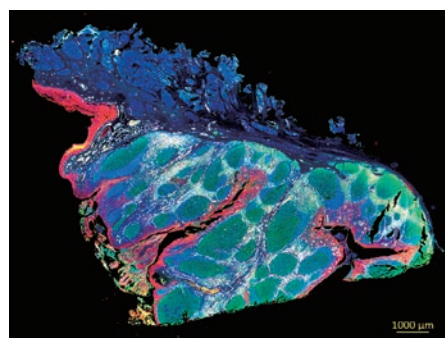

高輝度蛍光光源LED照明 ZEISS Viluma ファミリーを搭載可能になりました。

従来の蛍光光源照明と比べてさらに明るさが向上したZEISS Vilumaを選択可能になりました。高輝度LED照明Vilumaはスライド取り込みのスピード向上にもつながります。また、自動キャリブレーション機能により、輝度の安定性をもたらし、輝度解析を正確なものにします。トリガー制御する高速LEDはサンプルダメージを最小減にし、非常に高精度の画像取得に寄与する光源です。



ZEISS Viluma 7 & Viluma 9

最大9色の蛍光イメージング：

LED光源とKromnig社、Cell Signaling Technology社、Ultivue社、Akoya社各種キット対応の専用蛍光フィルターセットを組み合わせることで最大9色迄のマルチプレックスイメージングが可能です。

高画質： ZEISS対物レンズとAxioCam

優れたZEISSの光学部品と高画質カメラAxioCamの組み合わせで明視野 / 蛍光画像取得でも高い画質を保証します。

明視野・蛍光スライドを最大100枚フルオート簡単撮影

Axioscan 7なら再現性の高い信頼できる方法でサンプルをデジタル化し、高画質のバーチャルスライドを作成できます。本体側面にある“open / close”ボタンを押してカバーを開き、マガジンにトレイを装着。カバーを閉じ“start scan”ボタンを押すと、あらかじめ設定した条件でスキャンを開始します。ボタン2つの操作だけで基本的なスキャンを実行できます。

幅広いサンプルに対応： ダブルサイズのスライドにも対応

必要なスライド枚数に応じて後から追加可能なモジュール方式トレイは26 x 76mmと脳スライスでもよく用いられる52 x 76mmのスライドガラスに対応します。

キャンペーン価格(税抜)

Axioscan 7 明視野仕様 17,900,000円～



Seeing beyond



スライドサンプルを高速かつ高画質にデジタル化


ZEISS Axioscan 7

高性能透過観察コンデンサー


ZEISS Axioscanは透過明視野観察においても非常に高いパフォーマンスを発揮します。

超高速明視野イメージングモード電動モジュレーターディスクを備えた新設計のコンデンサーにより、最適なスキャン性能を維持しながら、様々な明視野イメージングモードを自動的に切り替えることで様々なアプリケーションの要件に応えます。

電動開口絞りはどの対物レンズにも対応し、新しい TIE コントラストを実現。円偏光と直線偏光が完全にサポートされ、実験及びモダリティの組み合わせの新たな可能性を生み出します。電動開口絞りは自由可変機構を搭載し、厚みのあるサンプルにおいても完全にフォーカスのあった画像取得を可能にします。

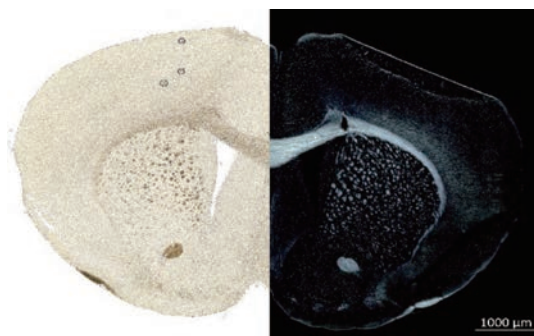

マウス脳の明視野（左） & 偏光（右）
試料ご提供：Zoological Collection of the University of Würzburg, Germany

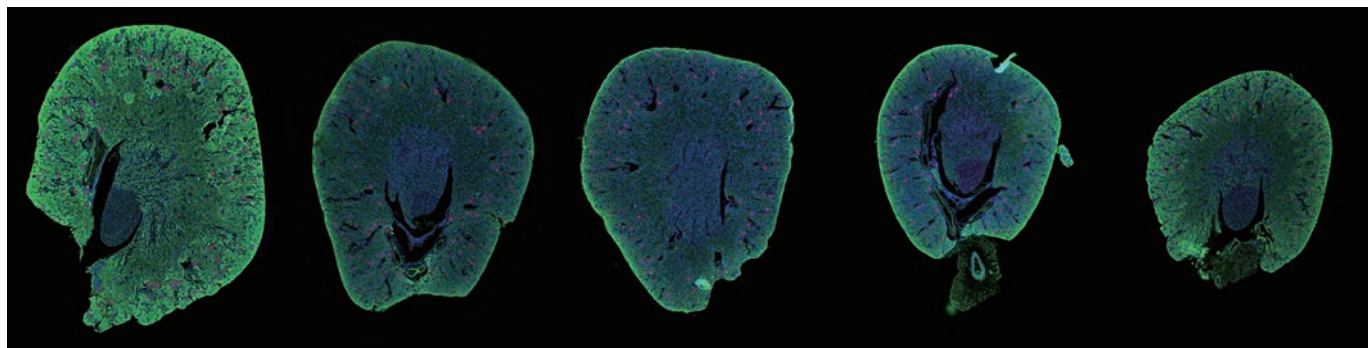

健康な野生型動物からのパラフィン包埋マウス腎臓（12週間）。Cy3で染色されたネフリン。
対比染色としてのPCNAAPC（FarRed）およびDAPI。20x NA 0.8対物レンズでイメージング

	明視野	明視野 & 蛍光
顕微鏡本体	Axioscan 7 本体基本装置（12スライド用マガジン、26 x 76 mmスライド用マウントフレーム、VIS-LED透過光照明）	
対物レンズ	Fluar 5x / 0.25 PApo 20x / 0.8	
蛍光装置	—（蛍光へのアップグレード可能）	リフレクターターレット P & C 10x ACR
蛍光源		蛍光フィルターHE 90（425 / 30+514 / 30+592 / 30+709 / 100） LED蛍光源Viluma 7（385 / 475 / 555 / 630 nm用）
カメラ	Axiocam 705 color	Axiocam 705 color Axiocam 712 mono
PC・ソフトウェア	ハイエンドワークステーション、27インチモニター、ZEN Slidescan	

※当キャンペーン価格は2026年9月30日受注分までが対象となります。他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。予めご了承ください。



カルツァイス株式会社
ZEISS Research Microscopy Solutions

info.microscopy.jp@zeiss.com



Seeing beyond

商標のデザイン、仕様、外観、キャンペーン価格は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社営業担当もしくは各販売代理店にご確認ください。本システムは各開発会社の登録商標または商標です。本製作物の文書、画像等の内容の無断転載及び複製等の行為は禁止します。p_20251102 Printed in Japan