

S-MPF(soft micropore filter)による CTC 分離後  
ギムザ染色参考手順 (サイトクイック)  
ご協力：奈良県立医科大学附属病院 病院病理部様

**【使用物品 (1 検体あたり)】**

- ・ CTC 分離処理後の S-MPF とフィルターホルダー
- ・ サイトクイック A 液 (武藤化学)
- ・ サイトクイック B 液 (武藤化学)
- ・ スライドガラス
- ・ カバーガラス
- ・ 封入剤

**【使い方】**

1. S-MPF01 CTC 分離マニュアルに従ってサンプルから CTC を分離する。
2. ホルダーのまま 2, 3 日風乾。
3. S-MPF をフィルターホルダーから取り出し、スライドガラスに乗せる。
4. サイトクイック A 液に 10 秒漬ける。
5. サイトクイック B 液に 15 秒漬ける。
6. 水に浸漬または流水で洗浄する。
7. 乾燥させる。
8. 封入剤を用いて封入する。

**【参考文献】**

doi:10.21873/anticanres.15930